



C.H.L.A.-E.P  
Laboratorio Albert Calmette. Bv. Artigas 3175—CP. 11800 Montevideo - Uruguay  
Tel. (598) 2203.67.32 Fax. (5982)200.17.15 e-mail: lab.calmette@chlaep.org.uy

# Instructivo uso del datalogger TempTale Ultra


Pantalla de inicio sin encender



Pantalla de encendido con retraso de 30 min



Datalogger apagado no alarmado

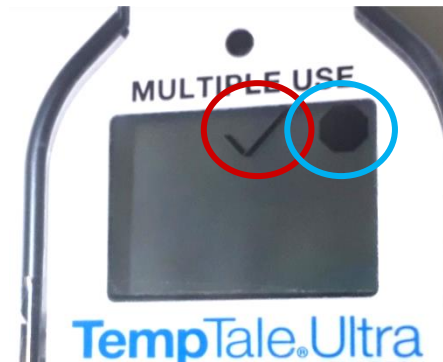

Indicadores de alarma en datalogger apagado.



El ✓ indica que la temperatura **no fue** menor a 2°C o mayor a 8°C.

La X indica alarma, siendo ↓ indicador de alarma de mínima y ↑ indicador de alarma de máxima.

## Usos del datalogger:

1. Mantener presionado el botón **START** durante 3 segundos hasta que aparezca la pantalla de inicio del retraso y colocarlo en la heladera junto al sensor del termómetro de máxima y mínima.
2. Para apagar el datalogger mantener apretado el botón **STOP** durante tres segundos hasta ver el símbolo de apagado. ○

➔ Una vez apagado el datalogger no puede volver a iniciarse.



C.H.L.A.-E.P  
Laboratorio Albert Calmette. Bv. Artigas 3175—CP. 11800 Montevideo - Uruguay  
Tel. (598) 2203.67.32 Fax. (5982)200.17.15 e-mail: lab.calmette@chlaep.org.uy

# Instructivo Temperatura del Datalogger

Datalogger apagado no  
alarmado



Datalogger encendido no  
alarmado en heladera



Datalogger apagado no alarmado  
mostrando temperatura máxima



Para verificar la temperatura de la heladera con el datalogger esté **encendido o apagado**:

- Presionar el botón **START**:
  - 2 veces para ver la temperatura mínima
  - 3 veces para ver la temperatura máxima

→ Una vez apagado el datalogger no puede volver a iniciarse.