



C.H.L.A. - E.P. **Laboratorio Albert Calmette**  
Bv. Artigas 3175 – C.P. 11800 Teléfono: 2203 6732  
mail: dt.calmette@chlaep.org.uy

# Instructivo de uso del datalogger LogTag

Pantalla de inicio sin encender




Pantalla de encendido con retraso de 30 min



Datalogger apagado no alarmado



Indicadores de alarma en datalogger apagado

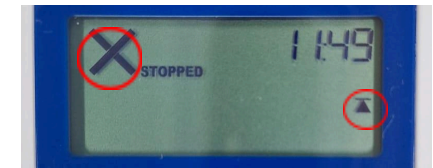

El ✓ indica que la temperatura no fue menor a 2°C o mayor a 8°C.  
La X indica alarma, siendo ▼ indicador de alarma de mínima y ▲ indicador de alarma de máxima.

## Modo de uso:

- Para encenderlo, mantener presionado el botón **START** durante 3 segundos hasta que aparezca la pantalla de encendido con retraso.
- Guardarlo en la heladera junto a las vacunas.
- Para apagarlo, mantener presionado el botón **STOP** durante 3 segundos (hasta que el símbolo STOPPED quede fijo). Si se mantiene presionado más de 6 segundos se cancelará este proceso y el datalogger seguirá registrando.

Una vez apagado, el datalogger no puede volver a iniciarse.



C.H.L.A. - E.P. **Laboratorio Albert Calmette**

Bv. Artigas 3175 – C.P. 11800 Teléfono: 2203 6732

mail: dt.calmette@chlaep.org.uy

# Instructivo temperatura del datalogger LogTag

## Verificación de temperatura de heladera con el datalogger:

- Para visualizar la **temperatura actual** de la heladera: con el datalogger encendido, presionar el botón **START** una vez.
- Para visualizar la **temperatura máxima** de la heladera: con el datalogger encendido o apagado, presionar 1 vez el botón **STOP**.
- Para visualizar la **temperatura mínima** de la heladera: con el datalogger encendido o apagado, presionar 2 veces el botón **STOP**.

Temperatura máxima registrada



Temperatura mínima registrada



Una vez apagado, el datalogger no puede volver a iniciarse.